


USB Free Link

BEZPOŚREDNIA KOMUNIKACJA WAGA – PC
BEZ UŻYCIA PROGRAMÓW DODATKOWYCH

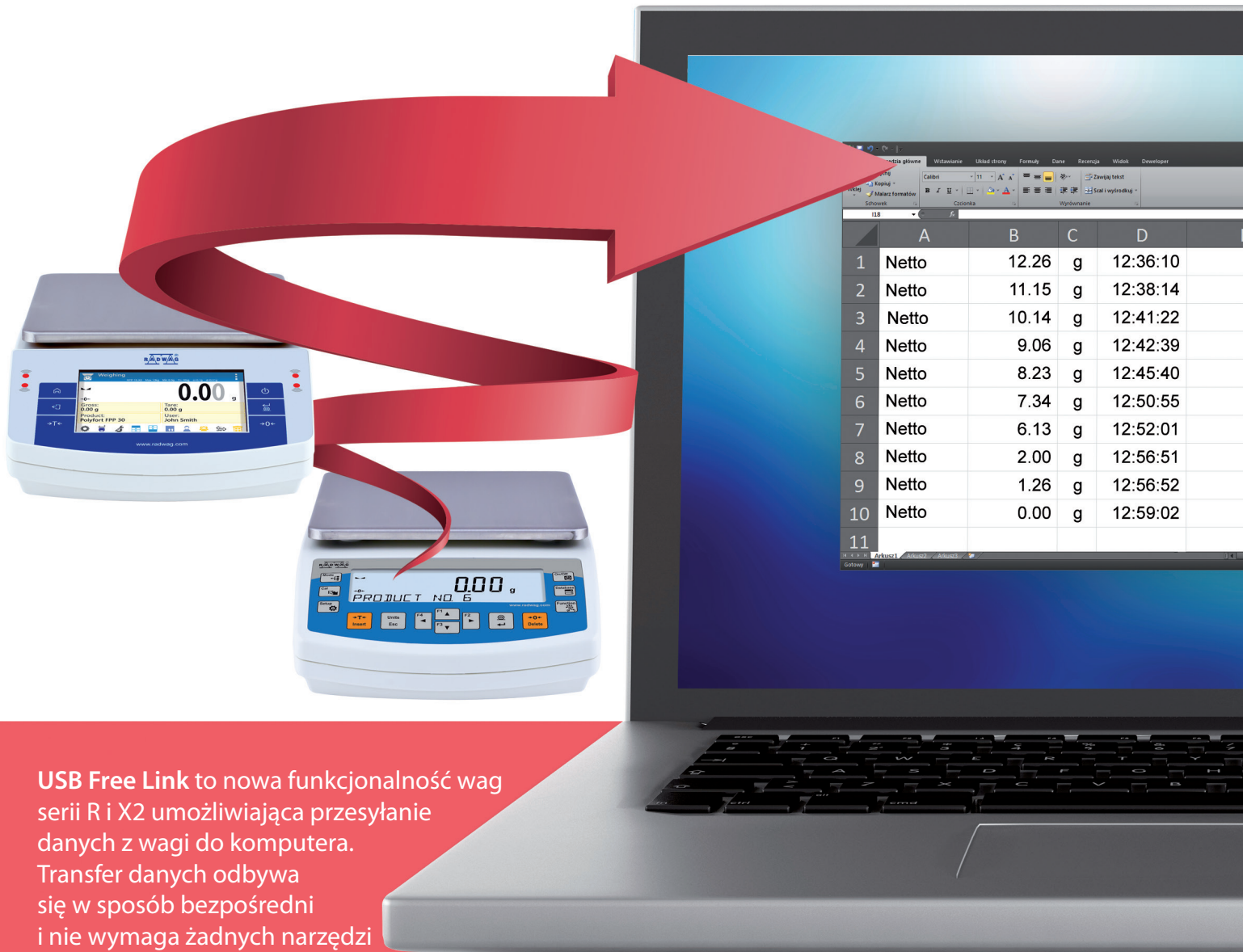


USB Free Link to nowa funkcjonalność wag serii R i X2 umożliwiająca przesyłanie danych z wagi do komputera. Transfer danych odbywa się w sposób bezpośredni i nie wymaga żadnych narzędzi ani aplikacji zewnętrznych - wystarczy połączyć wagę do komputera za pomocą przewodu USB.

Dzięki USB Free Link po przyciśnięciu odpowiedniego klawisza wagi (np. Enter - wydruk, F1 - nagłówek, F3 - stopka) dane zostają automatycznie przesłane do dowolnej aktywnej aplikacji komputerowej (np. Word, Excel, Notatnik itp.) z zachowaniem formatowania tekstu.



RADWAG WAGI ELEKTRONICZNE
ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE WAGOWE


Przesyłanie danych do aktywnej aplikacji

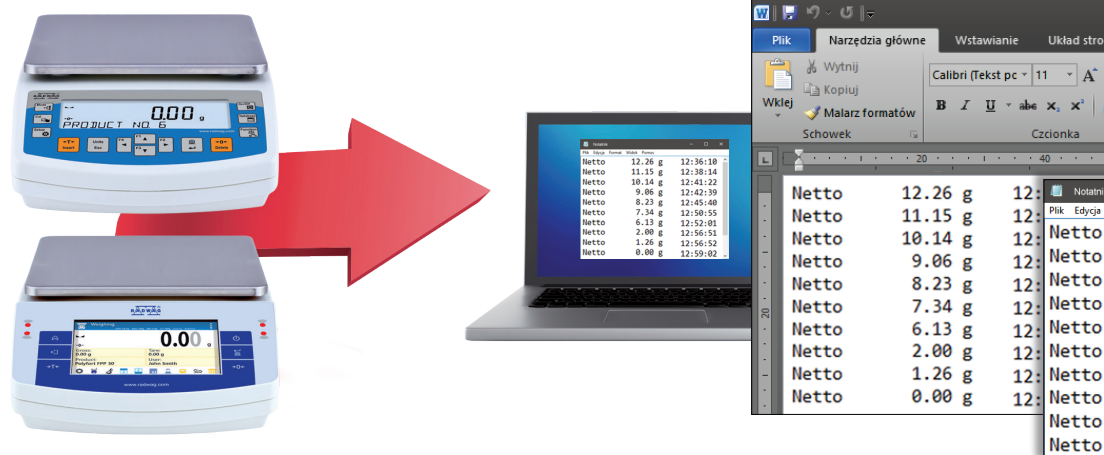

Automatyczne przesyłanie danych do programów Notatnik, Word lub innych aplikacji do edycji tekstu.

Netto	12.26 g	12:36:10
Netto	11.15 g	12:38:14
Netto	10.14 g	12:41:22
Netto	9.06 g	12:42:39
Netto	8.23 g	12:45:40
Netto	7.34 g	12:50:55
Netto	6.13 g	12:52:01
Netto	2.00 g	12:56:51
Netto	1.26 g	12:56:52
Netto	0.00 g	12:59:02

Przesyłanie danych do arkusza kalkulacyjnego

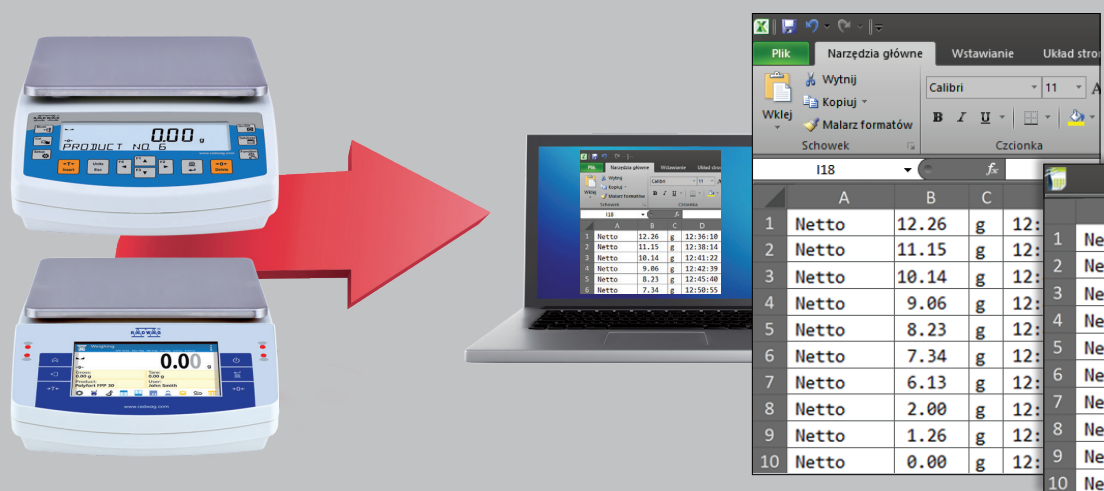

Automatyczne przesyłanie danych do programów Excel, OpenOffice Calc lub innych arkuszy kalkulacyjnych.

	A	B	C	D
1	Netto	12.26 g	12:36:10	
2	Netto	11.15 g	12:38:14	
3	Netto	10.14 g	12:41:22	
4	Netto	9.06 g	12:42:39	
5	Netto	8.23 g	12:45:40	
6	Netto	7.34 g	12:50:55	
7	Netto	6.13 g	12:52:01	
8	Netto	2.00 g	12:56:51	
9	Netto	1.26 g	12:56:52	
10	Netto	0.00 g	12:59:02	

Przesyłanie danych do pliku CSV i TXT



Import danych do dowolnego arkusza kalkulacyjnego.